Gemma RH

1.1 Préférence RH lié à la base

Menu Fichier - Préférences - Préférences liées à la Base

Paramètres liés à la Base	
Type de Typages :	O Génétique

Exemple la base RH Poule.

1.2 Préférence RH lié à la l'utilisateur

Menu Fichier - Préférences - Préférences liées à l'utilisateur

Paramètres liés à la Base	
Type de Typages :	O Génétique
	® Pallel M

Remarque : même si vous choisissez RH, vous pourrez créer et interpréter des gels Génétiques.

1.3 Règle RH

Il a été décidé de créer une table de règles que les utilisateurs pourront mettre à jour à volonté et à leur convenance. Attention, une seule règle par défaut doit être adoptée par tous à un instant T.

Voir description de la table REGLE_RH dans le document Tables_Gemma.doc

1.4 Liste des règles RH

Menu RH – Voir Règles 🧮 Tâche principale Liste des Règles RH Historique des fiches 1 fiches sélectionnées 14/09/2004 N° Règle Défaut N° Règle Créé le Modifié le Res 1 Res 0 Res ? Res 10 Res 11 Res 1? Res 00 Res 0? Res ?? Par Par √ 04/09/2003 D KF 00/00/00

1.5 Créer une nouvelle règle RH

Menu RH – Ajouter règle RH

	AJOU	TER UNE NO	UVELLE REG	LE RH	
No Règle :	2 Règle ;	oour démo			
	Règle par défaut : 🗖		-Glossaire : 1=Présence	O=Absence 3	?=Douteux
FEcrivez vos règ	les :				
Cas : 1 rés	ultat connu	Cas:2	résultats connus		
	Résultat final	F	tésultat =10	Résultat fina	l
Résultat =1	1		esultat =01		
Résultat =0	0	F	lésultat = 11	1	
Résultat=?	?	F	tésultat = 1? tésultat =?1	?	
		F	ésultat =00	0	
		F	ésultat = 0?		
		F	ésultat = ?0	?	
		F	ésultat =??	?	
	I	Ok	Annuler		

Le numéro de règle proposée est le dernier + 1 (ici 2), vous pouvez le laisser tel quel ou en saisir un nouveau.

Mettre un commentaire pour expliquer la règle

Et saisir les résultats valeurs acceptées (0=absence, 1= présence ou ?=douteux)

Dire si c'est la règle par défaut. Quand on clique sur le bouton, il met toutes les autres règles à Non par défaut.

Contrainte : on ne peut avoir qu'une et une seule règle par défaut et par Base.

1.6 Ajouter une règle RH au niveau du marqueur.

Cette opération n'est pas obligatoire mais si vous voulez appliquer une règle différente de la règle RH par défaut de la base à un ou plusieurs marqueurs, il faut l'indiquer au niveau du marqueur.



Menu Marqueur - Modifier Marqueur

Saisir une règle RH. Elle doit exister dans la table REGLES_RH.

1.7 Créer un Gel type RH.

Menu Gel – Nouveau Gel

Si vous êtes connecté en RH, il le met automatiquement, mais vous pouvez changer et choisir Génétique.

Comme d'habitude + choisir Typage RH



Indiquer RH

Pour les gels RH, le type de Gel proposé est Fluo, Agarose ou SSCP.

1.8 Interprétation d'un Gel RH

Remarques générales :

 Les typages RH sont stockés dans la table <u>TYPAGES RH</u>, table différente des typages génétiques qui eux sont stockés dans la table TYPAGES.
 Menu RH – Voir typages

	L	.ist	e d	es T	ура	iges	RH														
90 fiches sélectio	onnées																		14/0	9/200)4
			Résul	tat 1		Gel		F	Résult	at 2		Gel		Résul	tat 3		Gel		Fin	al	
Marqueur	Hybride	Res	; ?	Int	N۳	Puits	Carto	Res	?	Int	N۳	Puits	Carto	Res ?	Int	N۳	Puits	Carto	Res	?	Add
GCT1005	H364	0		0	1	56	KF	0		0	3	56	KF		D	0	0		0		
GCT1005	H350	0		D	1	55	KF	?	\checkmark	0	3	55	KF		0	0	0		?		
GCT1005	H337	0		D	1	54	KF	٥		0	3	54	KF		D	0	0		D		
GCT1005	H333	0		0	1	53	KF	0		0	3	53	KF		D	0	0		0		
GCT1005	H331	0		0	1	52	KF	0		0	3	52	KF		D	0	0		0		
GCT1005	H327	0		0	1	51	KF	0		0	3	51	KF		D	0	0		0		
GCT1005	H318	0		0	1	50	KF	0		0	3	50	KF		D	0	0		0		
GCT1005	H310	?	\checkmark	0	1	49	KF	?	\checkmark	0	3	49	KF		D	0	0		?		
GCT1005	H307	?	V	D	1	48	KF	?	V	0	3	48	KF		D	0	0		?		
GCT1005	H305	1		0	1	47	KF	1		0	3	47	KF		0	0	0		1	Γ	

2) Il peut y avoir 3 résultats, on garde pour chaque résultat la trace du numéro de gel et numéro de puits dans lequel a été fait le typage pour UN ANIMAL ET UN MARQUEUR. On stocke également le cartographe.

3) Le résultat final est calculé en fonction des 3 résultats et soit de la règle RH défini au niveau du marqueur, soit de la règle définie par défaut de la Base.

N° Gel	[In	terprétation d	u gel Nº	5		_] E
	N° Adr	Fluo	Animal	Marqueur	pb -1- N°	pb -2- N°	Hauteur ?	Valid. Déjá V.,
Opérateur : FPP	1 A1	Hex	POULE	LEI073	-1,00 -1	-1,00 -1	0	
Type : Msat Fluo	1 A1	6Fam	POULE	LMU006	-2,00 -2	-1,00 -1		
	1 A1	6Fam	POULE	ADL324	-1,00 -1	-1,00 -1	0	
Typage . KH	1 A1	6Fam	POULE	ADL195	-1,00 -1	-1,00 -1	0	
Format : 384	1 A1	6Fam	POULE	ADL265	0,00 0	-1,00 -1	0	
	1 A1	Ned	POULE	MCW328	1,00 1	-1,00 -1	0	
V-Balan I	1 A1	Ned	POULE	ADL302	-1,00 -1	-1,00 -1	0	
valider	1 A1	Ned	POULE	MCW180	-1,00 -1	-1,00 -1	0 □	
Quitter	2 A2	Hex	H075	LEI073	-1,00 -1	-1,00 -1	0 □	
	2 A2	6Fam	H075	LMU006	0,00 O	-1,00 -1	0 □	
Imprimer	2 A2	6Fam	H075	ADL324	0,00 O	-1,00 -1	⁰□	
Export	2 A2	6Fam	H075	ADL195	-1,00 -1	-1,00 -1	0 □	
	2 A2	6Fam	H075	AD1265	1,00 1	-1,00 -1	0 □	
	2 42	Ned	H075	MC10/228	.1 00 .1	l .100 .1	صا ل	

Explications :

1) Les tailles d'allèles peuvent être des tailles réelles ou des codes (0,1ou -2). La valeur -1 pour une taille veut dire que le puits n'a pas marché ou non saisi (valeur absente).

En RH, il n'y a pas vraiment de numéro d'allèle. Pour ne pas confondre l'allèle 2 avec le vrai allèle 2, quand c'est douteux (taille de l'allèle =-2), on a choisit de mettre -2.

Quand vous lisez taille de l'allèle =-1 et allèle = $-1 \rightarrow$ cela veut dire "Pas de donnée" Quand vous lisez taille de l'allèle =-2 et allèle = $-2 \rightarrow$ cela veut dire **Douteux**

3) Seule une seule valeur est saisie et est stockée dans **la taille de l'allèle 1** (**taille1** pour interprétation 1 **taille1b** pour l'interprétation 2). Toute la colonne correspondant à l'allèle2 est non définie (taille2=-1 et allèle2=-1).

4) Il ne peut exister qu'UNE interprétation par Gel pour un Gel RH, elle est stockée soit dans l'interprétation 1, soit dans l'interprétation 2.

5) Les valeurs lues peuvent être des tailles (0 ou une valeur supérieure à 50) ou des codes (0,1,?) - Quand on lit l'info à partir d'un fichier, les valeurs doivent être :

 $0 \rightarrow absence \quad 1 \rightarrow présence \quad ? \rightarrow douteux$

- Quand on saisit l'info directement dans Gemma :

 $0 \rightarrow \text{absence} \quad 1 \rightarrow \text{présence} \quad -2 \rightarrow \text{douteux}$

5) L'interprétation finale dans un Gel RH ne veut rien dire. Rien n'est stocké à ce niveau

1.8.1 Interprétation avec lecture dans un ou plusieurs fichiers

Quand on lit l'info à partir d'un fichier, les valeurs doivent être : $0 \rightarrow absence \quad 1 \rightarrow présence \quad ? \rightarrow douteux$

1.8.2 Interprétation manuelle : saisie manuelle

Quand on saisit l'info directement dans Gemma : $0 \rightarrow absence \quad 1 \rightarrow présence \quad -2 \rightarrow douteux$

1.8.3 Interprétation saisie graphique

Menu Gel

(N) • Saisie Graphique d'un gel RH

8

Choisir la grille : cliquer sur les listes disponibles à droite de "Choisir une grille" Cliquer sur "Démarrer la saisie des résultats"



Plusieurs boutons vous sont proposés pour saisir les résultats du Gel :

- Si vous avez beaucoup de résultats négatifs, cliquer d'abord sur "Tous -" puis ne saisir que les positifs + et les douteux ?.

- Si vous avez beaucoup de résultats positifs, cliquer d'abord sur "Tous +" puis ne saisir que les négatifs + et les douteux ?.

- Si vous avez beaucoup de résultats douteux, cliquer d'abord sur "Tous ?" puis ne saisir que les positifs + et les négatifs -.

- Pour saisir un résultat, se positionner dessus et cliquer sur :

 $CTRL + ALT + Clic \rightarrow un + s'affiche$

CTRL + SHIFT + Clic → un ? s'affiche

CTRL + SHIFT + ALT + Clic → un - s'affiche

Vous pouvez également utiliser les boutons "Autres -", "Autres +" et "Autres ?" pour compléter les résultats.

-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	?	-	-	-	-	+	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	+	-	?	-	-
-	-	?	-	-	?	-	+	?	?	-	-
-	-	-	?	-	+	?	+	-	-	-	1
-	-	+	+	-	-	+	-	+	?	-	-
-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vous pouvez modifier les couleurs et la taille des signes.



Vous pouvez modifier le vecteur :

S'il n' y a pas de vecteur défini, cliquer sur le bouton "Vecteur" : le vecteur est créé en ligne.

Vecteur	5	10	15	20	
Taille		 77.	? +??	?++-+-?▲ ?-+?++	
96	+	 ⊦-+?.	+	+++++	

Pour enregistrer les résultats, cliquer sur le bouton "Ok".

S'il n'y a rien dans l'interprétation 1, il ajoute les résultats dans interprétation1, sinon il ajoute les résultats dans l'interprétation2 (Question de Kinou : à quoi ça sert puisque l'on ne peut avoir qu'une Interprétation par Gel en typage RH).

```
Le moins (-) \rightarrow 0
```

Le plus (+) $\rightarrow 1$

Le douteux $(?) \rightarrow -2$ et le booléen douteux est mis à Vrai

Attention, s'il existe déjà des résultats dans l'interprétation 1 ET dans l'interprétation 2, Gemma ne fait rien (à vérifier).

Il faut maintenant faire Interprétation Manuelle et vérifier l'interprétation, puis "Valider le typage"

Dans le cas d'une interprétation graphique, il n'y a pas besoin de faire "Assigner Allèles".

1.9 Assigner allèles pour Gel RH

Ne peut se faire que pour Interprétation 1 et Interprétation 2

Si Taille de l'allèle1 =-2 \rightarrow allèle1 = -2 ET booléen Douteux=vrai Si Taille de l'allèle1 =-1 \rightarrow allèle1 = -1 valeur absente dans le sens pas de donnée Si Taille de l'allèle1 = 0 \rightarrow allèle1 = 0 absence de bande Si Taille de l'allèle1 > 1 \rightarrow allèle1 = 1 présence de bande

Si Taille de l'allèle1=-1 \rightarrow ne pas reporter le résultat, la colonne Valid est à Faux Pour les autres la colonne Valid=Vrai (case cochée)

1.9.1 Valider un gel RH

Pour tous les puits du Gel

 Recherche du typage Animal+Marqueur dans la table TYPAGES_RH Si n'existe pas → création du typage Sinon rien

Recherche du marqueur.

Si une règle RH est associée à ce Marqueur \rightarrow on applique cette règle. Sinon on applique la règle par défaut de la table REGLES_RH

Comment sont calculés chaque résultat et le résultat final ?

Si c'est la première fois (rien dans résultat1 de TYPAGE_RH) Calcul et stockage dans résultat1 Calcul de l'intensité et stockage dans intensité1 Le booléen douteux est transmis tel quel Interprétation 1 → [TYPAGES_RH]Doute1:=[PUITS_GELS]Douteux Interprétation 2 → [TYPAGES_RH]Doute1:=[PUITS_GELS]Douteux2

```
Appliquer règle RH pour avoir le résultat final
Si le resultat1="1"
[TYPAGES_RH]Résultat final=[REGLES RH]Res1
Si le résultat1="0"
[TYPAGES_RH]Résultat final=[REGLES RH]Res0
Si le résultat1="?"
[TYPAGES_RH]Résultat final=[REGLES RH]ResD
```

Si c'est deuxième fois (il existe déjà un résultat dans résultat1) a) Si c'est le même gel et le même puits : Même chose que ci dessus

b) Si ce n'est PAS le même gel ou si ce n'est PAS le même puits
On calcule le Résultat 2
Calcul du résultat et stockage dans résultat2
Calcul de l'intensité et stockage dans intensité 2
Le booléen douteux est transmis tel quel :
Interprétation 1 → [TYPAGES_RH]Doute2:=[PUITS_GELS]Douteux
Interprétation 2 → [TYPAGES_RH]Doute2:=[PUITS_GELS]Douteux2

Appliquer règle RH pour avoir le résultat final

Si résultat1="1" et résultat2="1" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res11 Si résultat1="0" et résultat2="0" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res00 Si résultat1="?" et résultat2="?" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]ResDD Si résultat1="1" et résultat2="0" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res10 Si résultat1="0" et résultat2="1" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res10 Si résultat1="1" et résultat2="?" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res1D Si résultat1="?" et résultat2="1" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res1D Si résultat1="0" et résultat2="?" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res0D Si résultat1="?" et résultat2="0" [TYPAGES RH]Résultat final=[REGLES RH]Res0D

Si troisième fois (il existe déjà un résultat dans résultat2)

a) Si c'est le même gel et le même puits Même chose que ci-dessus

b) Si ce n'est PAS le même gel ou si ce n'est PAS le même puits
Calcul et stockage dans résultat numéro 3
Calcul de l'intensité et stockage dans intensité numéro 3
Le booléen douteux est transmis tel quel
Interprétation 1 → [TYPAGES_RH]Doute3:=[PUITS_GELS]Douteux
Interprétation 2 → [TYPAGES_RH]Doute3:=[PUITS_GELS]Douteux2

Il N'Y A PAS de règle RH quand il y a 3 résultats, l'utilisateur doit lui-même saisir le résultat final sauf si les 3 résultats sont identiques où le résultat final est égal à ce résultat.

Si quatrième fois (il existe déjà un résultat dans résultat3)

a) Si c'est le même gel et le même puits
On recalcule le résultat 3
Calcul et stockage dans résultat3
Calcul de l'intensité et stockage dans intensité3
Il N'Y A PAS de règle RH quand il y a 3 résultats, l'utilisateur doit lui-même saisir le résultat

final.

b) Si ce n'est PAS le même gel ou si ce n'est PAS le même puits Calcul et stockage dans résultat1 (Attention l'ancien résultat 1 est écrasé) Calcul de l'intensité et stockage dans intensité1 (même remarque)

L'utilisateur doit lui-même saisir le résultat final. MAJ d'un drapeau indiquant qu'il y a PLUS de 3 résultats [TYPAGES_RH]Résultats Additionnels=Vrai

1.9.2 Comment est calculé le résultat ?

Ceci est valable pour l'interprétation 1 et pour l'interprétation 2 Si la taille de l'allèle 1=0 → Résultat="0" Si la taille de l'allèle 1=1 → Résultat="1" Si la taille de l'allèle 1=-2 → Résultat="?" → Douteux=Vrai Si le taille de l'allèle 1 > 10 (Taille réelle de l'allèle) Résultat="1" Sinon Résultat=""

1.9.3 Comment est calculée l'intensité ?

a) SI Interpretation	a)	Si	Inter	prétation
----------------------	----	----	-------	-----------

Si la taille de l'allèle1 est supérieure à 0 Intensité=[PUITS_GELS]Hauteur1

Sinon

Intensité=[PUITS GELS]Hauteur2

b) Si Interprétation 2

Si la taille de l'allèle1 est supérieure à 0 Intensité=[PUITS GELS]Hauteur 1b

Sinon

Intensité=[PUITS GELS]Hauteur 2b

c) Si Interprétation finale (Est-ce possible ?)

Si ([PUITS_GELS]Hauteur 1b#0)

Si la taille de l'allèle1 est supérieure à 0 Intensité=[PUITS_GELS]Hauteur 1b

Sinon

Intensité=[PUITS_GELS]Hauteur 2b

Sinon

Si la taille de l'allèle1 est supérieure à 0 Intensité=[PUITS_GELS]Hauteur1

Sinon

Intensité=[PUITS_GELS]Hauteur2

1.9.4 Comment saisir le typage final quand Gemma le demande ?

Quand il y a des typages avec	3 résultats ou plus,	gemma demande	pour chacun c	d'eux de saisir le
résulta final comme suit :				

VOIR	DU MODIFIER UN TYPAGE RH	
Marqueur : GCT1005 Hybride : H197 No Test : 52	Créé le : <mark>15/09/2003</mark> Par <mark>KF</mark> Modifié le <u>00/00/00</u> Par	Plus de 2 résultats 🗖
Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3
Résultat1 : ?	Résultat2 : ?	Résultat 3 :
Doute1 :	Doute2 :	Doute3 :
No Gel 1 : 1	No Gel 2 : 3	No Gel 3 : 0
No Puits 1 : 39	No Puits 2 : 39	No Puits 3 :
Cartographe 1 : KF	Cartographe 2 KF	Cartographe 3
Résultat final Doute : 🔽 Résultat ?	Valider par	er Annuler
Saisir Douteux Saisir le résu	ultat final Se fait autom	atiquement

Cliquer sur Valider pour prendre en compte les modifications.